

ラボ フォーマット インキュベーター
Lab format Incubator の設定パネル



ラボ フォーマット インキュベーター
Lab format Incubator

Lab format incubator は、温度設定、タイマー設定することができます。
ブロック A と ブロック B は独立して加熱できるため異なる温度設定ができます。

- 型番：INCUBATOR2
35 本用ブロック IB001
*ブロック2個付き
- 価格：150,000 円
- 温度設定5～105℃（±0.5℃以下）
- タイマー設定1 分～99 時間59 分
- 電源AC100V
- 寸法36.5(W)x21(D)x15(H)cm
- 重量4.5kg

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
スモール インキュベーター
Small Incubator 小型

Small incubator は、温度設定、タイマー設定することができます。

- 型番：INCUBATOR
12 本用ブロック IB003
- 価格：75,000円
- 温度設定：5～80℃（±0.5℃以下）
- タイマー設定1秒～999秒
または1分～999分
- 電源：AC100V
- 寸法：11(W)x15(D)x8(H)cm
- 重量：0.5kg



※本カタログに記載の仕様、デザイン、価格等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



ニッタ株式会社
クリーンエンジニアリング事業部
<https://www.nitta.co.jp>

大 阪 本 社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26
TEL.06-6563-1235 FAX.06-6563-1265

東 京 支 店 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1
TEL.03-6744-2740 FAX.03-6744-2741

奈 良 工 場 〒639-1085 奈良県大和郡山市池沢町172
TEL.0743-56-9400 FAX.0743-56-4403

2020.09.KY



ふき取り検査シリーズ

リステリア
サルモネラ
タンパク
アレルゲン
グルテン
ブドウ糖・乳糖



見えないリスクが
見えてくる



誰でも簡単にすばやく衛生検査



ニッタ株式会社



InSite™ | *L.mono* Glo




リステリア属菌 & リステリア・モノサイトゲネス検査試薬

- 最短 24 時間で推定陽性判定、陰性判定は 48 時間
- *L.mono* を 1-10CFU/mL から検出可能

その他必要機器：インキュベータ（37±1℃）

- 型番：ILMG050
- 価格：60,000 円（50 本 / 箱）

- 梱包形状：25 本入りアルミ袋×2 / 箱
- 保存条件 / 期限：2～8℃（製造日より12ヶ月）

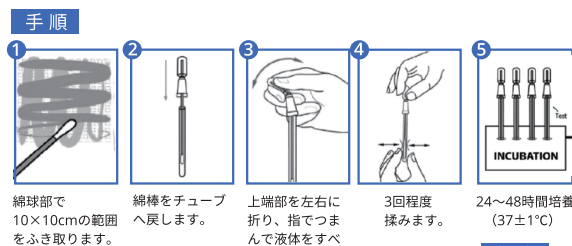

綿球部で 10×10cm の範囲をふき取ります。



綿棒をチューブへ戻します。

上端部を左右に折り、指でつまんで液体をすべて落とします。

3回程度揉みます。

24～48時間培養（37±1℃）

判定

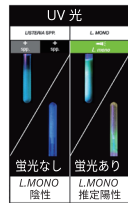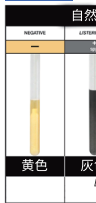

動画はこちら



食品製造プロセス環境のサルモネラ菌を誰でも簡単に判定！ 紫色から黄色へ変色すると「推定陽性」と判断できます。



綿球部で 30×30cm の範囲をふき取ります。

綿棒をチューブへ戻します。


6時間培養（37±1℃）

上端部を左右に折り、指でつまんで液体をすべて落とします。


3回程度揉みます。

18～42時間培養（37±1℃）

判定

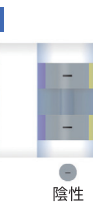

動画はこちら

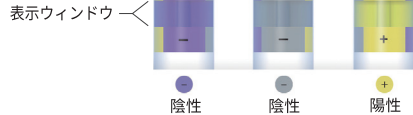

PRO-Clean™ 残留タンパク検査試薬

洗浄後の残留タンパクを誰でも簡単に検査！

判定時間 10 分




- 型番：PRO-100
- 価格：27,000 円（100 本 / 箱）

- 検出感度
- 1分後：80μg
- 5分後：50μg
- 10分後：20μg

- 梱包形態：25 本入りアルミ袋×4 / 箱
- 保存条件 / 期限：2～25℃（製造日より18ヶ月）

食品に接触する表面の残留タンパク質を調べる洗浄後検査。タンパク質は多くの食品が持っている要素で、それを検査することで洗浄の度合いを検査できます。結果が不合格であれば、再洗浄を実施する必要があります。

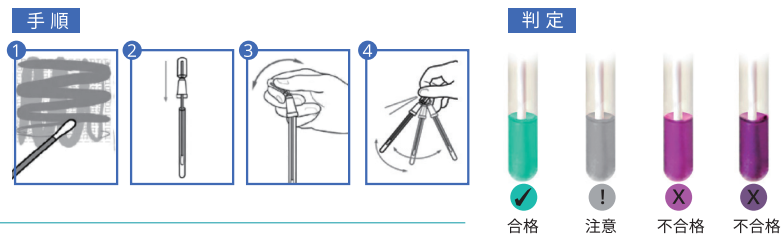

判定



動画はこちら



AllerSnap™ 高感度 残留アレルゲン検査試薬

洗浄後の残留タンパクを高感度に検査！

最少 3μg の高感度で残留タンパクを検出！
アレルゲンの汚染リスク管理に最適です。




判定時間 15-30 分

- 型番：ALS-100
- 価格：30,000 円（100 本 / 箱）
8,000 円（25 本 / 袋）

Color Chart	(参考値)
合格	Aller-Snap 15min@55℃, 30min@37℃ <3μg
注意	3-6μg
不合格	6-10μg
不合格	10-20μg
不合格	>20μg

タンパク質を ppm レベルで検出できます。全てのアレルゲンはタンパク質であり、食品に接触する表面の残留タンパク質を調べる高感度洗浄後検査。検査結果が陽性であれば、アレルゲンの危険性があり、再洗浄を実施する必要があります。その他必要機器：インキュベータ

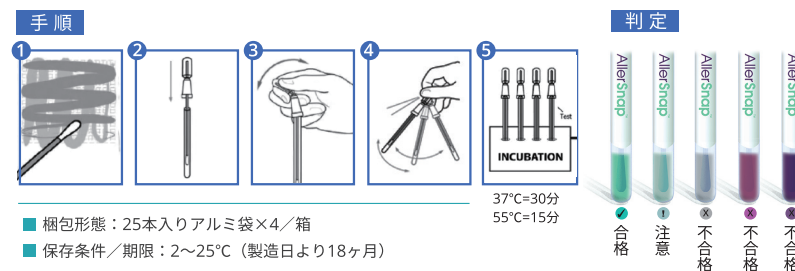

- 梱包形態：25 本入りアルミ袋×4 / 箱
- 保存条件 / 期限：2～25℃（製造日より18ヶ月）

動画はこちら



Allerflow™ Gluten 残留グルテン検査試薬


洗浄後の残留グルテンを誰でも簡単に検査！

判定時間 10 分

検出感度：5μg




- 型番：ALF-GL
- 価格：60,000 円（25 本 / 箱）

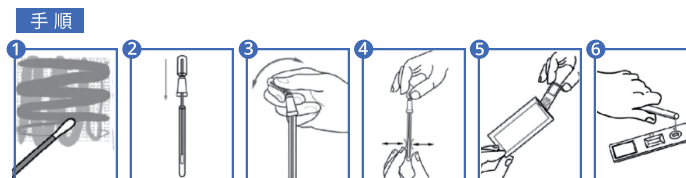

- 梱包形態：25 本入りアルミ袋×1 / 箱
- 保存条件 / 期限：2～25℃（製造日より15ヶ月）

食品に接触する表面の小麦・大麦・ライ麦・オーツ麦を原料とした食材に含まれる残留グルテンを検査します。結果が陽性であれば、再洗浄を実施する必要があります。

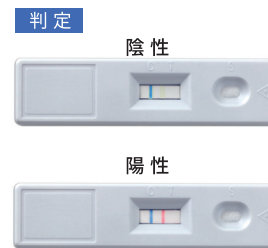

動画はこちら




SpotCheck Plus™ 高感度 残留ブドウ糖・乳糖検査試薬

洗浄後の残留ブドウ糖・乳糖を誰でも簡単に検査！

判定時間 1 分



- 型番：GL-100
- 価格：30,000 円（100 本 / 箱）

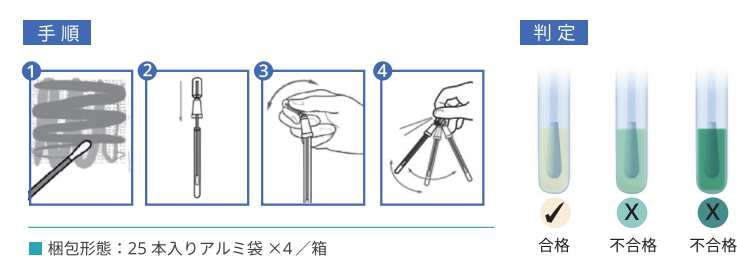

- 梱包形態：25 本入りアルミ袋×4 / 箱
- 保存条件 / 期限：2～25℃（製造日より18ヶ月）

食品に接触する表面の残留ブドウ糖・乳糖を調べる洗浄後検査。ブドウ糖または乳糖は、85% の食材や飲料に含まれる成分です。ブドウ糖または乳糖の残留があれば緑色に変色、再洗浄を実施する必要があります。

動画はこちら

